

Protocole de préparation d'une lame mince de cellule de tubercule de pomme de terre

1- Sur un petit morceau d'une pomme de terre, ou une épluchure, on gratte doucement la pulpe avec une aiguille lancéolée.

2- On place une goutte d'eau iodée (réactif de l'amidon qui se colore en bleu violet) très diluée sur une lame puis on y dilue le produit recueilli avec l'aiguille lancéolée.

3- On recouvre ensuite d'une lamelle (en évitant la formation de bulles d'air).

4- Vérifier que la lamelle est bien à plat et adhérente sur la lame.
Il ne doit pas y avoir d'espace entre la lame et la lamelle.

