

Expérience du foie et du muscle lavé

Protocole à réaliser :

- Découper votre morceau de foie frais ou de muscle (selon votre groupe) en "dés" de 1 à 2 cm de côté.

- Laver soigneusement à l'eau du robinet, à l'aide de la passoire, les morceaux de foie frais ou de muscle (selon votre groupe) pendant 10 minutes dans le but d'éliminer le plus de sang possible et donc le glucose qu'il contient.

- Placer vos fragments dans un bécher avec de l'eau distillé (celle-ci doit juste les recouvrir) et réaliser tout de suite un test de la présence de glucose grâce à une bandelette test.

Appeler le professeur pour vérification du lavage

- Toutes les 5 minutes environ "mélangez" le contenu du bécher à l'aide de l'agitateur en verre.

- Après 20 minutes d'incubation et une dernière agitation réaliser un nouveau test de la présence de glucose grâce à une bandelette test.

Appeler le professeur pour vérification