

Observation de pollens

Etudiez en lame mince l'extrait de pollens qui vous sera proposé pour identifier quelques espèces présentes.

Si cela est possible identifiez le peuplement végétal (à l'aide du document 3A page 297) et les conditions écologiques correspondant au(x) pollen(s) observé(s).

- Pour l'observation des grains de pollens :
 - Placer 1 goutte de fuschine pour une goutte d'extrait sur une lame mince pour colorer les grains de pollen.
 - Placer entre lame et lamelle et observez.
- Pour l'identification des grains de pollens utilisez le lien présent sur le site de ressources Internet de la classe.